



Инструкция по приклейке пленки ЗПП 2.0 АВЕ 175.012.000 Д1

Износостойкая защитная полимерная прозрачная самоклеющаяся пленка ЗПП 2.0 применяется для исключения абразивного воздействия на смотровое стекло АСОЗ АВЕРОН при работе.

Условия эксплуатации:

- окружающая температура 18...27 °С
- влажность при 25 °С, не более 60 %

Порядок работы:

1. Подготовить необходимые инструменты и материалы:

Стекло для АСОЗ	Средство для мытья окон
Пленка ЗПП 2.0	Бензин «Галоша»
Модельный нож	Губка
Резиновый шпатель	Чистая сухая ткань

2. Тщательно очистить стекло от загрязнений, в т.ч. от клея, и использованной ЗПП (если была установлена) с применением модельного ножа и губки, смоченной бензином «Галоша».

3. Обезжирить поверхность стекла с помощью средства для мытья окон.

4. Для удобства позиционирования ЗПП можно нанести разметку на обратную сторону стекла (см. рис.1).

5. Обильно смочить всю поверхность стекла жидкостью для мытья окон.

6. Освободить ЗПП от предохранительного бумажного слоя, защищающего клеевой слой. Согнуть пленку в виде буквы U,

плавно от середины стекла опустить пленку клеевым слоем на стекло. Постепенно прикатывая пленку резиновым шпателем, наклеить ее на стекло, не допуская попадания под пленку пузырьков воздуха и инородных включений. Окончательно позиционировать пленку на поверхности стекла и с нажимом выгнать шпателем остатки жидкости из-под пленки, затем вытереть стекло с пленкой насухо. Удалить верхний защитный слой.

